

## Pipetta per diluizione 1:10


### Acura® dilute 810

**Pipetta a spostamento d'aria con due step pre-calibrati per consentire il pipettaggio in sequenza di 1 e 0,1 ml del medesimo liquido. L'ugello metallico è compatibile con lunghi puntali a cannucchia per aspirare da serbatoi stretti o profondi (ad es. sacche per Stomacher®). Alternativa ideale alle pipette graduate in vetro, quando si eseguono diluizioni seriali 1:10 in batteriologia. Tre anni di garanzia.**

- Due volumi fissi pre-calibrati – nessuna impostazione richiesta
- Attivazione dolce, ergonomia eccellente
- Filtri di protezione dell'ugello in PE intercambiabili
- Sistema di regolazione della lunghezza dell'espulsore del puntale Justip™
- Calibrazione indipendente per ogni volume
- Manutenzione, pulizia e disinfezione semplificate
- Completamente autoclavabile a 121°C / 250°F

**810**

1 + 0.1 ml

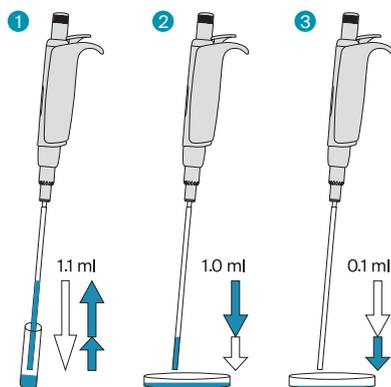


#### Semplice da utilizzare

- 1 Premere completamente il tasto dello stantuffo, quindi rilasciarlo lentamente per aspirare 1,1 ml
- 2 Premere il tasto dello stantuffo fino al primo arresto, quindi dispensare 1 ml nella piastra di Petri
- 3 Premere il tasto dello stantuffo fino al secondo arresto, quindi dispensare lo 0,1 ml residuo nella piastra di Petri successiva

#### Prestazioni e informazioni per gli ordini - Strumenti

Volume	Inesattezza (E%)	Imprecisione (CV%)	Codice
1 ml	<± 0.5 %	< 0.4 %	810.1100
0.1 ml	<± 2.0 %	< 2.5 %	

I valori delle prestazioni sono stati ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5°C) compresa tra 20 e 25°C in conformità alla norma ISO 8655.

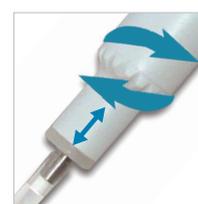

#### Nessuna impostazione richiesta

Due volumi fissi in una sola corsa dello stantuffo.

#### Doppia calibrazione innovativa

Entrambi i volumi (1 ml e 0,1 ml) possono essere calibrati indipendentemente l'uno dall'altro. L'interruttore della calibrazione è protetto da un sigillo adesivo.

#### Espulsore Justip™

Ruotare verso sinistra o verso destra per regolare l'espulsore nella posizione per puntali a cannucchia sull'ugello.

#### Puntali a cannucchia

Polipropilene della qualità più elevata. Misura 190 mm. Ideati appositamente per le fiale strette e le sacche per Stomacher®. Il largo diametro (4 mm) impedisce l'occlusione da parte di particelle in sospensione.

#### Informazioni per gli ordini - Accessori

Descrizione	Imballo	Codice
Puntali a cannucchia, polipropilene, sterilizzati (L : 190 mm, Ø : 4 mm)	40x 25 / conf.	313.1119.40
Filtro di protezione ugello, in PE	100 / conf.	322.810
Supporto 340 per 3 pipette	1 / conf.	320.340
Supporto da mensola 332 per 2 pipette	1 / conf.	320.332
Supporto da mensola 332 per 2 pipette, multipack	4 / conf.	320.332.4